

新製品

－ アミロイド染色用『DFS染色液』 －

アミロイド染色用としてコンゴ赤等が広く使われておりますが、より染色強度が強いダイレクトファーストスカーレット（DFS）を用いた染色液をご案内致します。


染色手順；

1. 脱パラフィン・脱キシレン
2. 水洗
3. DFS液 50℃、30分から60分
4. 水洗
5. 核染色
6. 色だし
7. 脱水・透徹・封入

特長

- ・使用時の試薬調整が不要
- ・複数回の使用が可能
- ・強い染色強度
- ・共染抑制

コンゴレッドとの比較

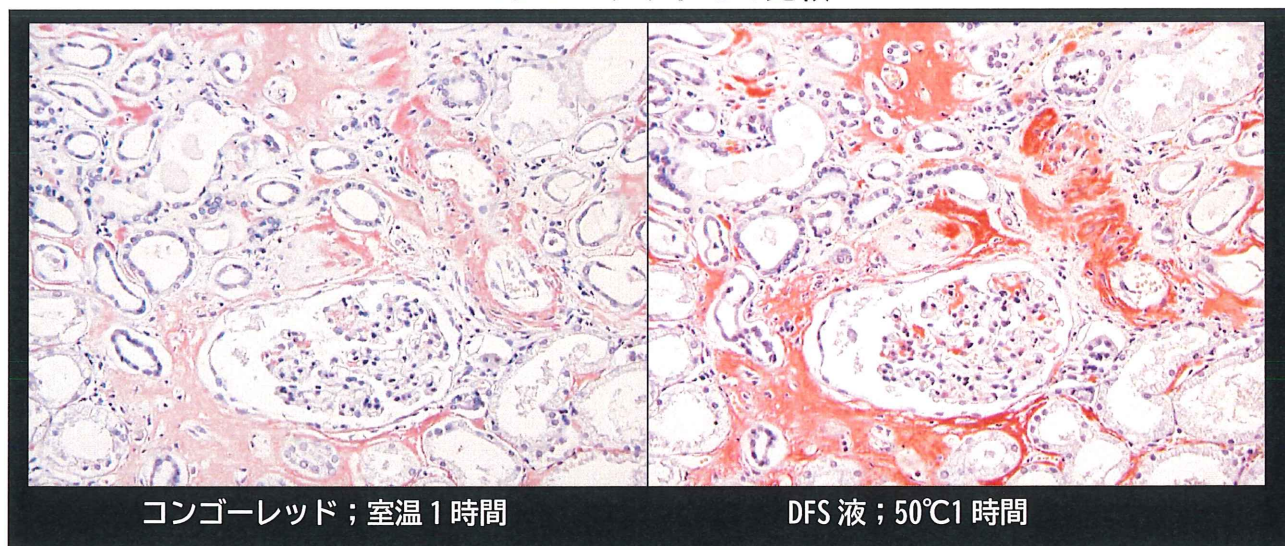

コンゴレッド；室温1時間

DFS液；50℃1時間

DFS染色例 ホルマリン固定パラフィン切片 厚さ5 μ m

・DFS液 ; 50℃、60分

・核染色 ; Newハマトキシリン Type M 染色時間1分

価格表

品番	品名	容量	価格（税別）
21421	DFS染色液	100ml	2,400円
21422		500ml	12,000円
30001	マイヤーハマトキシリン	100ml	1,320円
30002		500ml	4,620円
30141	Newハマトキシリン Type M	500ml	4,620円

武藤化学株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-10-7
大阪営業所 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-25

TEL03-3814-5511
TEL06-6453-0007