

— 新製品 アミロイド染色用『DFS 染色液』 —

アミロイド染色用としてコンゴ赤等が広く使われておりますが、より染色強度が強いダイレクトファーストスカーレット (DFS) を用いた染色液をご案内致します。


染色手順；

1. 脱パラフィン・脱キシレン
2. 水洗
3. DFS 液 50℃、30分から60分
4. 水洗
5. 核染色
6. 色だし
7. 脱水・透徹・封入

特長

- ・ 使用時の試薬調整が不要
- ・ 複数回の使用が可能
- ・ 強い染色強度
- ・ 共染抑制

コンゴレッドとの比較

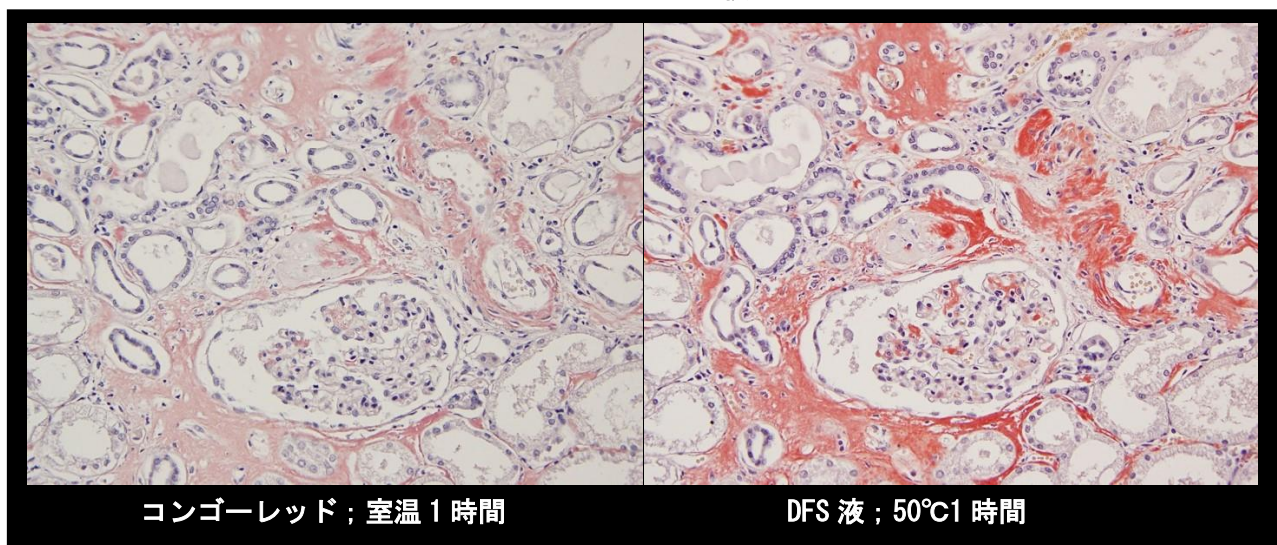

DFS 染色例 ホルマリン固定パラフィン切片 厚さ 5 μm

- ・ DFS 液 ; 50℃、60分
- ・ 核染色 ; New ヘマトキシリン Type M 染色時間 1分

価格表

※税別

品番	品名	容量	価格 (税別)
21421	DFS 染色液	100ml	2,000 円
21422		500ml	10,000 円
30001	マイヤーのヘマトキシリン	100ml	1,200 円
30002		500ml	4,200 円
30141	New ヘマトキシリン Type M	500ml	4,200 円

武藤化学株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-10-7 TEL03-3814-5511
 大阪営業所 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-25 TEL06-6453-0007
 福岡営業所 〒812-0053 福岡市東区篠崎 4-22-1-303 TEL092-632-3122